



## Asennus- & Huolto

### Asennusohjeet

1. Avaa paketit ja tarkista että hätäsuihku on täydellinen ja osat ehjät.
2. **Tarkista että asennuskohdassa olevat putket ovat samankokoiset kuin suihkun vesi- tai viemäriliitännät.**

Vesiliitäntä:                      Katso piirustus  
Viemäriliitäntä:                      Katso piirustus

**Älä asenna suihkua mikäli hätäsuihku ei saa käyttötarkoitukseen nähden riittävästi vettä.**

Paine- ja virtaussäädin työskentelee automaattisesti mikäli verkoston paine on 2,4 – 7 baaria. Mikäli verkoston paine ylittää 7 baaria on paineenalennusventtiili asennettava ennen hätäsuihkuun verkostoon.

3. **Huuhtelee järjestelmä kunnolla jotta kaikki mahdolliset asennusroskat tai hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
4. Asennuskorkeudet:  
**Silmä/kasvosuihku:** 800-1200 mm lattiasta suuttimen **yläreunaan.**  
**Vartalosuihku:** 2100-2300 mm lattiasta suihkusiivilän **alareunaan.**
5. Asenna hätäsuihukilpi näkyvälle paikalle suihkun lähetyville.
6. Kytke vesi. **Hätäsuihkuun saadaan johtaa vain vettä, joka täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (juomakelpoista).**
7. Kytke mahdollinen viemäri.
8. Tarkista hätäsuihkuun toiminnot huuhtelemalla useamman kerran. Huomioi että suihkuventtiili ei sulkeudu automaattisesti.
9. Antakaa oheinen ohje hätäsuihkuun vastuuhenkilölle ja käyttäjille.

## Huolto- & käyttöohjeet

1. Ilmoita suihkun sijainnista henkilökunnalle ja anna tarvittava käyttökoulutus.

Varmista että **Hätäsuihku-** tai **Silmäsuihkukilpi** on asennettu näkyvälle paikalle.

Paine- ja virtaussäädin työskentelee automaattisesti mikäli verkoston paine on 2,4 – 7 baaria. Mikäli verkoston paine ylittää 7 baaria on paineenalennusventtiili asennettava ennen hätäsuihkua verkostoon.

2. Hätä-/silmäsuihkut ovat jatkuvasti toimintavalmiina.
  - **Hätäsuihku aktivoidaan vetämällä vetokahvaa alaspäin.**
  - **Silmäsuihku aktivoidaan työntämällä painolaattaa eteenpäin.**

Hätä- ja silmäsuihkun venttiili ei sulkeudu automaattisesti. Palauta vetokahva tai painolaattaa alkuperäiseen asentoon veden katkaisemiseksi.

- **Käsisuihku** aktivoidaan painamalla painonappi sisään.

3. **Varmistakaa että suihkun ympäristössä ei ole esteitä jotka hidastavat apua tarvitsevan esteettömän pääsyn hätäsuihkulle.**

GIA- silmäsuihkuissa olevat pölykannet avautuvat automaattisesti kun suihku aktivoidaan. Huolehdi tästä huolimatta että suihku on mahdollisimman puhdas.

4. Harjoittele hätäsuihkun käyttöä säännöllisesti.
5. Suosittelemme aktivoimaan hätäsuihkun 1 kerran kuukaudessa varmistaakseen suihkun toiminnan bakteeri kasvun riskien vähentämiseksi. Vuosittain tulisi dokumentoida vähintään 2 tarkistusta.

***Turvasekoittajat jotka takaavat tasaisen lämpötilan vedellä voidaan asentaa kaikkiin markkinoilla oleviin hätä- ja silmäsuihkuihin.***

***Käytä aina turvalaseja kun suoritat riskialtista työtä!***

### **Myynti ja teknillinen tuki:**

**GIA Premix AB**  
c/o AT Inox Oy

Kotisivut: [www.at-inox.fi](http://www.at-inox.fi)  
Sähköposti: [info@at-inox.fi](mailto:info@at-inox.fi)  
Puhelin: +358 50 365 2026